




Schnelle & zuverlässige
Reinigungskontrolle in nur 10sec.

Lumitester Smart

Hygienemonitoring
in nur 3 Schritten

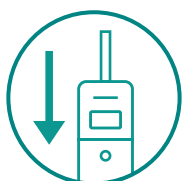

Visualisierung der Daten
mittels App



Jederzeit & überall
Zugriff auf den Cloud-Speicher



+LuciPac A3

WELTWEIT EINZIGER SWAB AM MARKT
FÜR DIE DETEKTION VON

ATP+ADP+AMP





Zur einfachen, schnellen (10sec.) und sicheren Reinigungs- und Hygienekontrolle inkl. App zur Datenaufzeichnung



Messung | Einfache Handhabung, Ergebnis in nur 10 Sekunden

STEP
1

ATP - Abstrich


Mit den Swabs über die zu testende Oberfläche wischen und ihn zurück in die Hülle stecken



STEP
2

Messung

Swab kurz schütteln und in den Lumitester stecken.

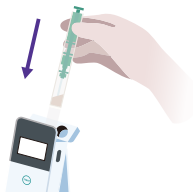

STEP
3

Ergebnis

Das Messergebnis (in RLU) wird nach 10sec im Display angezeigt




Interpretation | App für kontinuierliche Aufzeichnung der Daten

Die aufgezeichneten Daten können in der App auf Zeitachsen angezeigt werden. Wiederkehrende Reinigungskontrollen werden so automatisch grafisch dargestellt und Trends werden entlang der Zeitachse visualisiert. Diese Grafiken bieten eine gute Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen des Hygienestatus zu dokumentieren und jedem Mitarbeiter zu verdeutlichen.



Grafiken zur Darstellung des Hygienestatus über einen längeren Zeitraum

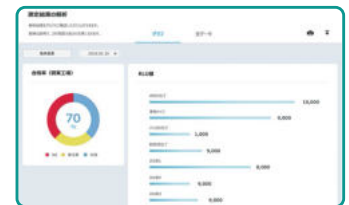

Kontrollergebnisse anhand von Diagrammen darstellen



Connect | Standortübergreifende Datenverwaltung in der Cloud

Die Daten werden in der Cloud gespeichert und können unabhängig vom Standort, überall auf der Welt, abgerufen werden. Messergebnisse können somit jederzeit von den Entscheidungsträger abgerufen werden und es kann auf eventuelle negative Entwicklungen sofort reagiert werden.



ATP Messgerät Lumitester Smart Art.Nr. 61234

Messzeit:	10sec.
Messergebnis:	RLU (Relative Light Units)
Stromversorgung:	2x Batterien (AA)
Lieferumfang:	2x Batterien (AA), Reinigungsbürste, USB-Kabel, Trageschlaufe, Kurzbedienungsanleitung

※ Die ATP-Messung gibt Aufschluss über den aktuellen Reinigungs- / Hygienestatus, und kann nicht für die Bestimmung spezifischer Keime bzw. zur Umrechnung auf Koloniebildende Einheiten (KBE) herangezogen werden. Für mehr Informationen oder diesbezüglichen Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +43 (0) 5576 76 705 oder per Mail an verkauf@labworld.at zur Verfügung.

Passende ATP - Swabs:

Art.Nr.	Bezeichnung:	VE:
1702671	ZELLER ATP Swabs Ultra Sensitiv - LuciPac A3 für Oberflächen (zur Detektion von ATP, AMP und ADP)	100 Stk.
1702672	ZELLER ATP Swab sUltra Sensitiv - LuciPac A3 für Flüssigkeiten (zur Detektion von ATP, AMP und ADP)	100 Stk.
1002671	ZELLER ATP Swabs LuciPac Pen für Oberflächen (ATP + AMP)	100 Stk.
1002672	ZELLER ATP Swabs LuciPac Pen AQUA für Flüssigkeiten (ATP + AMP)	100 Stk.

zeller GmbH
Labworld.at
Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at