

ALLERGEN SCHNELLTEST:

AgraStrip® Allergen Quick Guide

In AgraStrip Allergen Test Kits
inkludiertes Zubehör:

- 10 Teststreifen
- 1 Tropfflasche Extraktionspuffer
- 10 Extraktionsgefäße & -verschlüsse
- 10 Inkubationsgefäße
- 10 Tropfaufsätze
- 10 Abstrichtupfer („Swab“)
- 1 Halterung für Inkubationsgefäße

Vorteile:

- kein zusätzliches Zubehör notwendig
- geeignet für Rohstoffe/Produkte, Spülwasser und Oberflächen
- Haltbarkeit 12 Monate
- Lagerung bei Raumtemperatur
- sehr schnelle, sensitive Analyse mit wenigen Handgriffen

Verfügbare Streifentests:

neue Art.Nr.	alte Art.Nr.	AgraStrip Allergen Tests	VE
10002032	COKAL1010AS	Beta-Lactoglobulin	10Stk.
10002040	COKAL1210AS	Casein	10Stk.
10002044	COKAL1310AS	Cashewnuss / Pistazien	10Stk.
10002058	COKAL1810AS	Ei	10Stk.
10001988	COKAL0110AS	Erdnuss	10Stk.
10002046	COKAL1406AS	Extraktions Reagenz f. stark erhitztes Soja	10ml
10002000	COKAL0210AS	Gluten (Sensitivität 4ppm)	10Stk.
10001995	COKAL0200AS	Gluten G12 (Sensitivität wählbar 5/10/20ppm)	10Stk.
10002004	COKAL0310AS	Haselnuss	10Stk.
10002074	COKAL2210AS	Krustentiere	10Stk.
10002047	COKAL1510AS	Lupine	10Stk.
10002051	COKAL1610AS	Makadamianuss	10Stk.
10002019	COKAL0710AS	Mandel	10Stk.
10002078	COKAL2410AS	Milch	10Stk.
10002055	COKAL1710AS	Paranuss	10Stk.
10002068	COKAL2110AS	Senf	10Stk.
10002062	COKAL1910AS	Sesam	10Stk.
10002010	COKAL0410AS	Soja	10Stk.
10002028	COKAL0910AS	Walnuss	10Stk.
10002039	COKAL1206AS	Wine Extraction Buffer - Casein	10ml
10002057	COKAL1806AS	Wine Extraction Buffer - Ei	10ml

Haltbarkeit: 12 Monate




Testdurchführung für fertige Produkte und Oberflächen
siehe Rückseite !


ALLERGEN SCHNELLTEST:

AgraStrip® Allergen Quick Guide


Anleitung für fertige Produkte

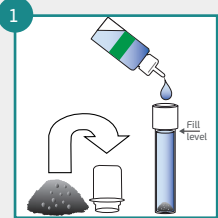


Probe homogenisieren, 0,2g ins Extraktionsgefäß füllen und mit Extraktionspuffer bis zur Markierung auffüllen.

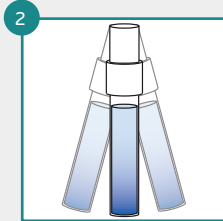

Extraktionsgefäß verschließen und 1min. schütteln. Extraktionsverschluss gegen Tropfaufsatz austauschen

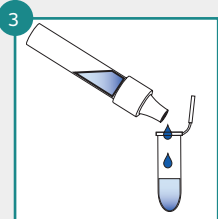


12 Tropfen (400µl) in Inkubationsgefäß überführen.

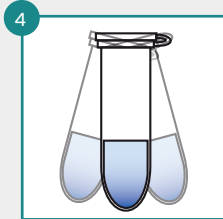


Inkubationsgefäß 15sec. schütteln


Anleitung für Wischtestests

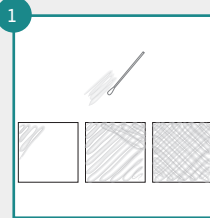


Extraktionsgefäß m. Extraktionspuffer füllen, Swab eintauchen u. über 5 x 5cm wischen.

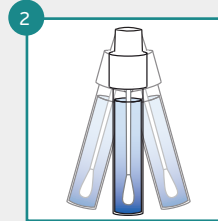

Extraktionsgefäß verschließen und 1min. schütteln. Extraktionsverschluss gegen Tropfaufsatz austauschen

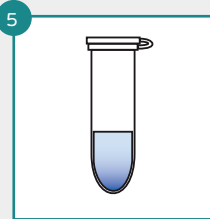

Probe 5min. b. Raumtemperatur inkubieren.

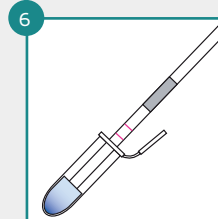

Teststreifen ins inkubationsgefäß, n. 5min. ablesen

Ergebnisauswertung

Negatives Ergebnis (N):
Eine violette Kontrolllinie (c) am Streifen.



Positives Ergebnis (P):
Eine violette Testlinie (t) und eine violette Kontrolllinie (c) am Streifen. Schon eine schwach sichtbare Testlinie sollte als positives Ergebnis interpretiert werden. Die Probe enthält das jeweilige Allergen in einer höheren Konzentration als der in der Packungsbeilage des Teststreifens angegebene cut-off level.



Schwach sichtbare Testlinie:



zeller GmbH

Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle

Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria

Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7

Email: office@labworld.at